



Procédure de démarrage du CyAn ADP LX

1. Double cliquer sur l'icône Summit située sur le bureau, sélectionner une base de données existante ou en créer une nouvelle
2. Cliquer sur l'onglet Instrument
3. Cliquer sur Startup
4. Suivre instruction à l'écran : retirer le tube et refermer le levier afin d'effectuer un backflush
5. Allumer les lasers et les laisser chauffer minimum 30 minutes
6. Durant la période de stabilisation des lasers, effectuer un System Clean avec LH Cleaner P/N 721542 (une fois par semaine)
7. Effectuer un Sample Clean avec de l'eau 'DI'

