



Procédure d'extinction du CyAn ADP

1. Effectuer la procédure de décontamination journalière
 - Cliquer sur l'icône Instrument -> cliquer sur Sample Clean
 - Placer un tube contenant 3,5 ml de Cleaning Solution kit (10% d'Hypochlorite de Sodium stabilisée) ref.629969 et faire un sample clean de 1 minute afin de nettoyer la tubulure échantillon
 - Retirer le tube et faire un Sample Clean de 1 minute avec un tube d'eau DI afin de rincer la tubulure échantillon
 - Effectuer un second Sample Clean à l'eau déminéralisée chaude (si possible) de 1 minute afin de rincer la tubulure échantillon
2. A partir du panneau de contrôle du CyAn, cliquer sur Shutdown
3. Un message vous invite à placer un tube de Clean & Rinse solution, remplacez le par un tube contenant 4 ml de LH Coulter Cleaner -solution bleue - (ref.721542) et fermez le levier. La solution de LH cleaner est aspirée pendant 1 minute.
4. Un second message apparaît vous invitant à retirer le tube de Clean & Rinse solution et de placer un tube d'eau; remplacer le tube d'eau par un tube contenant 4 ml de LH Coulter Cleaner et fermez le levier. La solution de LH Cleaner est aspirée pendant 1 minute.
5. Une fois la solution de LH Cleaner aspirée, le système s'éteint automatiquement
6. Remplir le tube avec du LH Cleaner et le placer en position acquisition. Laisser le levier en position ouverte
7. Fermer le logiciel Summit et attendre 30 secondes avant d'éteindre l'ordinateur.
8. Eteindre les écrans