



Procédure entre 2 utilisateurs CyAn ADP pour raison de sécurité et de nettoyage de l'instrument

1. Effectuer la procédure de décontamination suivante si votre instrument utilise du liquide de gainage 'eau DI' :
 - 2 x Sample Clean de 1 minute avec un tube contenant 3,5 ml de Cleaning Solution kit ref.629969
 - 3 x Sample Clean de 1 minute avec un tube contenant 3,5 ml de l'eau DI

N.B. Lors du Sample Clean, le CyAn doit aspirer au moins 2 ml de liquide; ceci est votre indicateur visuel 'pas de bouchage de la ligne échantillon et de la Flow Cell'